

✚ But de l'expérience

Enregistrement de la fréquence cardiaque au repos et à l'effort

✚ Matériel

Console Tooxy	
ou Console Tooxy autonome	Réf 480 003
Capteur Fréquence cardiaque	Réf 482 105

✚ Montage


Raccorder le capteur fréquence cardiaque sur la console Tooxy. Brancher les électrodes rouges et jaunes via le cordon DIN sur le capteur fréquence cardiaque.

✚ Acquisition

En connectant la console à l'ordinateur, le lanceur du logiciel apparaît automatiquement. Choisir l'onglet « SVT », puis « L'atelier embarqué ».



Le capteur est reconnu automatiquement et identifié sur la console.

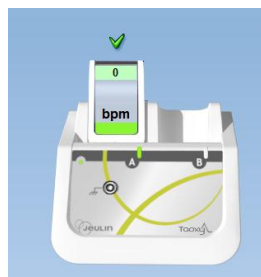

Tenir les 2 électrodes avec la partie métallique sur la paume des mains. Attendre qu'une valeur s'affiche sur le capteur avant de lancer l'acquisition.

Remarque : Si la valeur reste affichée à zéro, augmenter le gain en tournant le bouton du capteur.

Cliquer sur « Démarrer l'acquisition »


Cliquer ici pour démarrer une expérience dans le graphique ou le tableau.



Entrer le nom de l'expérience.

Résultats

Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous :

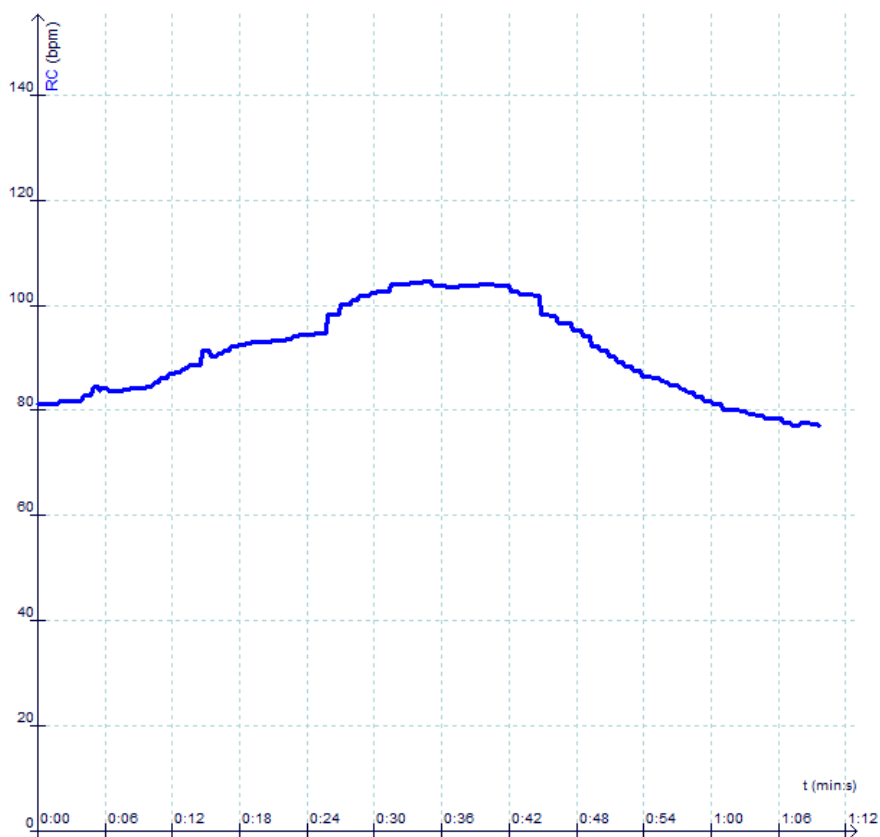

Remarque : L'acquisition démarre et peut durer jusqu'à 11 mn